



デフォルトの表示(何もしないとこの表示になります)



メニュー変更をします

メニュー順序



試料台の温度設定    庫内温度設定    カウントダウン設定    試料急速冷却設定    現在時刻    霜取開始時刻    霜取時間

それぞれ



ボタンで数値変更。



ボタンで ON/OFF

試料台は、使用後は OFF に。



この状態に。

## 注意!!

庫内(CT)も同じ操作で切れてしまいます。CTは切れると乾燥に2~3日、冷却に約3時間かかります。間違えて切らないよう気をつけてください。



デフォルト表示(何も触らないと、上の図の表示になります)から、  を押すと赤丸部の表示を切り替えることができます。



積算ハンドル回転回数

積算切片厚

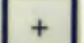

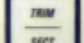
カウントダウン設定回数

設定切片厚

コンプレッサー動作状態(右 CT・左 OT)

積算のハンドル回転数と、積算切片厚は、任意の位置で  を押すことでクリアできます



赤丸部の   ボタンで切片厚が変更できます。(表示は液晶部に出ます)  ボタンを押し、**TRIM** を

点灯させると、青矢印部の切片厚(トリミング用)の厚さになります。

**注意!!**(トリミング点灯時の切片厚は、SECT.よりアパウトです。切片回収時の切片厚は必ず SECT で合わせてください。)