

# ティシュー・テック TEC プラス クライオ・コンソール

## 簡易 取扱説明書

この説明書では、日常の操作、片付けなどについて説明いたします。  
詳しい内容については、装置付属品の「取扱説明書」を参照してください。

### 1. 準備

電源プラグは、必ずアース付きコンセントへ差し込んでください。

### 2. 毎日の運転開始

電源スイッチを ON してください。

4分程度経ってから、冷凍機が動き始めます。

すぐに動かなくても異常ではありません。

冷凍機の排気口をふさがないでください。

排水受け皿の位置を確認してください。

### 3. 毎日の片付け

使用後は必ず電源スイッチを切ってください。

排水受け皿の位置がずれていたら、位置を合わせてください。

冷却面の汚れをふき取ってください。

### 4. 保守

冷却面を硬いもの、鋭利なもので削らないでください。

傷ができるとコーティングが剥がれます。

霜は溶かし、拭き取ってください。

付着したパラフィンプラスチック製スクレイパーで落としてください。

### 5. 参考

冷凍機から振動が発生します。

マイクロームとは別の作業台に設置してください。

サクラファインテックジャパン株式会社