

ティシュー・テック TEC プラス ディスペンシング・コンソール

簡易 取扱説明書

この説明書では、日常の操作、片付けなどについて説明いたします。
詳しい内容については、装置付属品の「取扱説明書」を参照してください。

1. 準備

電源プラグは、必ずアース付きコンセントへ差し込んでください。

新しいパラフィンを入れてください。

通常は「タイマー運転」でお使いください。

2. 毎日の運転開始

パラフィンが溶けていることを確認してください。

パラフィンが溶けていないときは「フィンガープレート」を押さないでください。

溶けていないときに押すと故障の原因となります。

「フィンガープレート」を押し、流量調節をしてから、使用してください。

包埋作業では必要に応じて「タンパー」で包埋皿の底に組織片を押付けてください。

3. 毎日の片付け

使用後は「流量調節ダイヤル」を「時計方向」に回し、弁を閉めてください。

(開いたままですと、配管内に空気が入り、次回使用中に気泡が発生します)

パラフィンの残量を確認し、少ない場合は適量を追加してください。

パラフィンの飛まつなどの汚れをふき取ってください。

「廃棄パラフィントレイ」を引き出し、溜まったパラフィンをプラスチック製スクレイパーですくい取り捨ててください。

(パラフィン槽へ戻すと、汚れが蓄積しますので戻さないでください)

4. 保守

清掃のとき有機溶媒を使わないでください。配管に入ると故障の原因になります。

作業面照明灯を交換するときは回さないで、まっすぐ引き抜いてください。

(ネジ式ではありません!)