


サクラ バキュームロータリー VRX - 23 簡易取扱説明書

1. 処理プログラムが正しく設定されているか、タイマー円板を確認します。
2. 検体を標本カゴへ収めます。

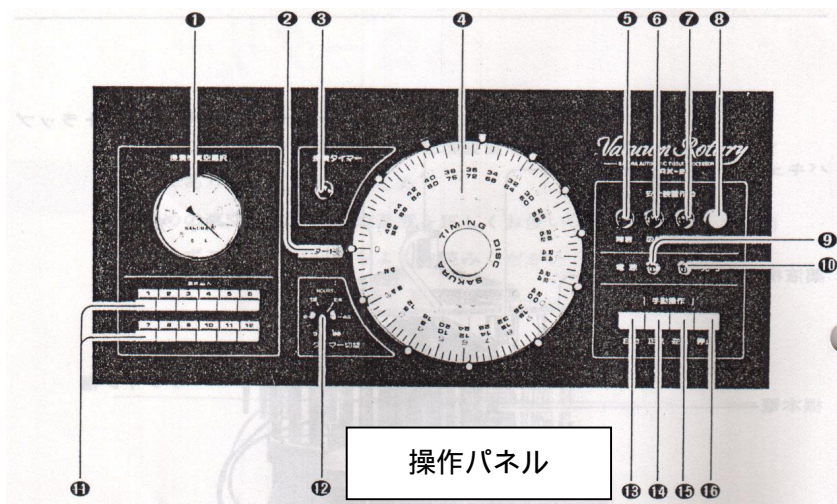

自動スイッチ 正転スイッチ
逆転スイッチ 停止スイッチ

3. 手動操作スイッチを操作し、バキュームヘッドを上昇させます。
 - a. ヘッドが1槽目にある場合-----逆転スイッチを押し円蓋が上昇して最上店に達したところで、停止させます。
 - b. 12槽以前にある場合-----正転スイッチを押し12槽より移槽して1槽目の上に位置したところで停止させます。
 - c. 2槽以降にある場合-----逆転スイッチを押し1槽より移槽して12槽目の上に位置したところで停止させます。
4. 標本カゴをバキュームヘッドのかご吊りフックへ取り付けます。
5. 制御パネル内の自動スイッチを押します。
6. 標本カゴが1槽目にあるか確認します。


-----自動運転-----
7. 標本かごが最終槽（12槽）に入りセットされた時間が経過しますとタイマーが停止し完了表示灯が点灯します。
8. 手動操作スイッチ（正転）を押し、標本かごをかご吊りフックよりはずし、パラフィン槽の中へ静かに降ろします。
9. バキュームヘッドは1槽目に移槽させて停止させます。
10. 長期間使用しない場合は電源を切ります。

（本装置の詳しい取扱いは付属の取扱説明書をご参照ください）

サクラ バキュームロータリー VRX - 23 日常の点検と保守

標本かごに付着したパラフィンは、次のご使用までに必ず清掃してください。


薬液は使用回数を決め、一定期間が過ぎましたら交換してください。

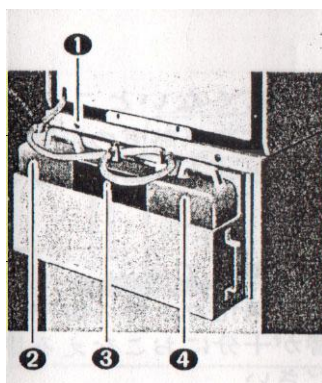

活性炭収納槽
水槽

水槽の水は毎回交換してください。(約 1.5 l)

活性炭は 2~3 週間に 1 回交換してください。(約 800 g)

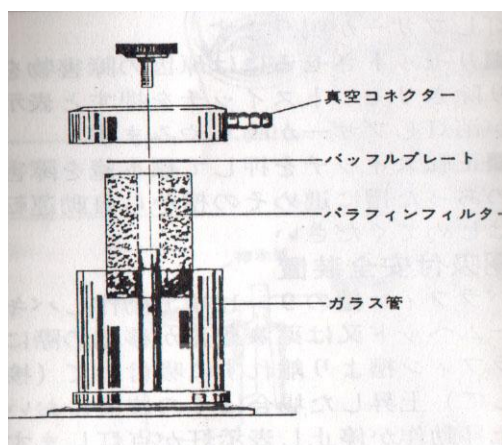

パラフィントラップ内にパラフィンが付着してきたら、パラフィンフィルターを交換しガラス管内を清掃してください。